

HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪

▶ 产品简介 | Product Introduction



HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪，采用阿基米德浮力法原理，快速读取液体相对密度、浓度，符合根据 GB/T13531、T5526、T5009、GB/T611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范。

▶ 适用范围 | Applicable Range



HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪适用于：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体 酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、胶水、二氯甲烷等相似状态液体皆可测量。

主要针对：化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室。适用于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。

▶ 技术参数 | Technical parameters



HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪参数：

型号：	HTY-120G
测量范围：	0.001g-120g
密度范围：	0.0001-2.0000
密度精度：	0.0001g/cm ³
浓度范围：	0.1%-100.0%
测试种类：	化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室

▶ 产品规格 | Product Specifications



HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪规格：

名称：	高精度液体比重、浓度测试仪
型号：	HTY-120G
适用于：	氨水、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室
原理：	根据 GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范。

▶ 功能特点 | Function Feature



HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪功能特点：

- 1.采用美国进口镀金陶瓷电容传感器；
- 2.可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
- 3.密度直读，减取烦琐的计算；
- 4.标准的 RS232 数据输出功能，可轻易的连接 PC 和打印机；
- 5.全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能；
- 6.只需 50CC、快速读取液体相对密度、浓度值；
- 7.蓝色背光液晶显示；
- 8.挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量（选购相关配件）

▶ 操作步骤 | Operating Step



HTY-120G 高精度液体比重、浓度测试仪操作步骤：

- ①、用挂钩将砝码放入烧杯内，再将待测液体倒入烧杯中，把烧杯放至密度计支撑板上，再将挂钩挂至测量架上，稳定后按“Zero”键扣除重量。
- ②、用挂钩将砝码勾起挂至测量架上，待稳定后按“Memory”键记忆重量，便立即直接显示所测液体的密度。按“F”键切换数值，依次显示所测液体的密度、浓度。

▶ 售后服务 | After-Sales



- 三年免费质保，终身维护；
- 7天无理由退换，24小时即时响应；
- 一对一技术指导，让您购买后无后顾之忧；
- 全国免费咨询热线：400-8821-087。